

10-310 kD Proteinový marker TRICOLOR XTRA


Žebřík pokrývající široké rozpětí molekulové hmotnosti proteinů, se třemi barevnými pruhy pro rychlejší orientaci

- Jeden protein se zelenou barvou (25 kD) a dva proteiny v červené barvě (75 a 310 kD)
- Ideální pro SDS-PAGE a pro spolehlivé vyhodnocení účinnosti přenosu během Western Blotu
- Ready-to-use marker je rozpuštěn v Tris-glycinovém pufru pro okamžitou aplikaci do gelu

Technické parametry

Teplota pro dlouhodobé skladování:	-20 °C
Teplota pro krátkodobé skladování (3 měsíce):	+4 °C

Použití	Množství
Mini gel (10%; tloušťka 0,75 mm)	3 - 5 µl
Transfer (Western Blot)	1,5 - 2,5 µl
Barvení stříbrem	cca 1 µl

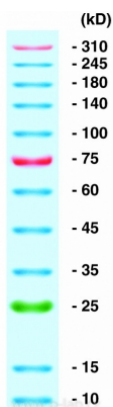

10-310 kD Proteinový marker TRICOLOR XTRA

Velikost balení (µl)	Katalogové číslo
250	R.2244.1
2 x 250	R.2244.2